



## Food and Environmental Proficiency Testing Unit

Der letzte Abgabetermin für die Ergebnisse ist auf dem beiliegenden Anforderungs-Berichtsformular angegeben.

### Kontaktangaben:

The Organisers - FEPTU  
Public Health England  
61 Colindale Avenue,  
London, NW9 5EQ, UK.  
Telefax: +44 (0) 20 8200 8264  
Telefon: +44 (0) 20 8327 7119  
E-Mail: foodeqa@phe.gov.uk



Bitte nutzen Sie für die Übermittlung der Ergebnisse das online verfügbare Berichtssystem unter: [www.phe-ega.org.uk](http://www.phe-ega.org.uk). Hierfür benötigen Sie Ihre Zugangsdaten. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Probleme mit dem Online-System haben.

[www.gov.uk/government/collections/external-quality-assessment-ega-and-proficiency-testing-pt-for-food-water-and-environmental-microbiology#drinking-water-scheme](http://www.gov.uk/government/collections/external-quality-assessment-ega-and-proficiency-testing-pt-for-food-water-and-environmental-microbiology#drinking-water-scheme)

## Trinkwasserprogramm - Anleitungsblatt

Jede Distribution besteht aus **drei** LENTICULE<sup>®</sup>-Discs in Kunststoffampullen mit Schraubkappe (mit Trocknungsmittel). Jede LENTICULE-Disc liegt auf einem Filterträger, welcher das Trocknungsmittel enthält. Das Trocknungsmittel sollte orangefarben sein. Sollte dies nicht der Fall sein, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.  
Vor der Untersuchung muss die LENTICULE-Disc durch ein Rehydrierungs- und Dispersionsverfahren rekonstituiert werden.

### Wichtige Information zur Kenntnisnahme:

**Sie können ab jetzt für alle Trinkwasserprogramm Schemes an den Sie teilnehmen drei Ergebnisssets gleichzeitig analysieren und berichten.**

Siehe auch Sicherheitsdatenblatt: [www.gov.uk/government/publications/safety-data-sheet-for-lenticules](http://www.gov.uk/government/publications/safety-data-sheet-for-lenticules)

Bitte klicken Sie auf den unten angezeigten Link und scrollen Sie bis zum Ende der Seite um zu einem Video für die Probenverarbeitung zu gelangen: [www.gov.uk/government/publications/drinking-water-scheme-sample-instruction-sheets](http://www.gov.uk/government/publications/drinking-water-scheme-sample-instruction-sheets)

### Lagerung:

- Die Proben nach Empfang bei **-20 ± 5 °C** lagern.
- **Vor** der Rekonstitution in Verdünner warten (5 bis 10 Minuten), bis die LENTICULE-Discs Umgebungstemperatur erreicht haben.

**Rekonstitution:**

- Den Probenbehälter öffnen und die LENTICULE-Disc in **3.5mL** 0,1 %ige Kochsalz-Pepton-Lösung (Verdünnungsmittel mit maximaler Rückgewinnung (MRD)) geben, welche Umgebungstemperatur erreicht hat.
- Zum Auflösen 10 -12 Minuten bei Umgebungstemperatur stehen lassen.
- Die Verschlusskappe festdrehen und schütteln, um die Mikroorganismen zu dispergieren.
- Übertragen Sie 1 ml der rehydratisierten Probe auf 1 l steriles deionisiertes oder destilliertes Wasser bei Umgebungstemperatur. Dies entspricht 1 Liter Trinkwasser. Wenn mehr als ein Ergebnis vorgelegt wird, wiederholen Sie diesen Schritt.
- Das Inokulum durch ca. 30-maliges Umdrehen dispergieren.

**Untersuchung:**

- Die Probenuntersuchung innerhalb von 45 Minuten nach der Rekonstitution durchführen.
- Die Proben gemäß den Routineverfahren untersuchen.

**Rücksendung der Ergebnisse:**

- Die Ergebnisse auf dem online verfügbaren Berichtssystem eintragen
- Die Aussendung wird mit Einsendeschluss für die Rücksendung der Ergebnisse beendet.
- Nach dem Einsendeschluss können keine Ergebnisse mehr akzeptiert werden.