



Food and Environmental Proficiency Testing Unit

La fecha final para la devolución de resultados está indicada en el formulario de solicitud/informe adjunto

Datos de contacto:

The Organisers - FEPTU
Public Health England
61 Colindale Avenue,
London, NW9 5EQ, UK.
Fax: +44 (0) 20 8200 8264
Tel.: +44 (0) 20 8327 7119
Correo electrónico:
foodeqa@phe.gov.uk



0006

Los resultados deberán devolverse on-line mediante el sistema de elaboración de informes de la Web. Vaya a: www.phe-ega.org.uk. Para realizar este proceso necesitará sus datos de inicio de sesión. En caso de experimentar problemas con el sistema on-line, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

www.gov.uk/government/collections/external-quality-assessment-ega-and-proficiency-testing-pt-for-food-water-and-environmental-microbiology#european-food-microbiology-legislation-scheme

Proyecto de legislación europea sobre microbiología alimentaria Hoja de instrucciones

Cada una de las distribuciones está compuesta de **tres** discos LENTICULE® en viales de plástico de tapón de rosca (con desecante).

Los discos LENTICULE necesitan reconstituirse mediante un proceso de rehidratación y dispersión antes de ser examinados.

Consulte también la Hoja de datos de seguridad: www.gov.uk/government/publications/safety-data-sheet-for-lenticules

Para acceder al video sobre procesamiento de las muestras, pinche en el "link" y despliegue la pagina hasta el final: www.gov.uk/government/publications/european-food-microbiology-legislation-scheme-sample-instruction-sheets

Almacenamiento:

- Almacene las muestras a una temperatura de **entre -20 ± 5 °C** una vez las haya recibido.
- Permita que los discos LENTICULE alcancen la temperatura ambiente (5 – 10 minutos) **antes** de la reconstitución en diluyente.

Reconstitución:

- Abra el recipiente de la muestra y transfiera el disco LENTICULE en **100mL de agua de peptona amortiguada** (BPW por sus siglas en inglés).
- Déjelo a temperatura ambiente durante un mínimo de 10 minutos para que se disuelva.
- Asegúrese de que el disco LENTICULE se haya disuelto por completo y disperse el inóculo invirtiéndolo aproximadamente 30 veces.

Examen:

- Cada una de las muestras reconstituidas equivale a 100g de muestra de alimento.
- Realice los exámenes enumerados en la petición / informe dentro de 30 a 45 minutos después de la reconstitución.
- Realice los exámenes de acuerdo con los procedimientos rutinarios.

Devolución de resultados:

- Devuelva los resultados on-line mediante el sistema de elaboración de informes de la Web.
- Devuelva los resultados a los organizadores antes de la fecha límite que se muestra en el formulario de solicitud/informe.
- Los resultados que se devuelvan después de esa fecha **no** se evaluarán.