

Protecting and improving the nation's health

Food and Environmental Proficiency Testing Unit

A data final para a devolução dos resultados está indicada no formulário do pedido/relatório anexo

Dados de contacto:

The Organisers - FEPTU
Public Health England
61 Colindale Avenue,
London, NW9 5EQ, UK.
Fax: +44 (0) 20 8200 8264
Tel.: +44 (0) 20 8327 7119

Correio eletrónico: foodeqa@phe.gov.uk



იიიგ

sistema de comunicação de dados pela Internet. Consulte: www.phe-eqa.org.uk. Precisará dos seus dados de acesso para este processo. Agradecemos que nos contacte se tiver problemas com o sistema na Internet.

Os resultados devem ser enviados através do

www.gov.uk/government/collections/external-quality-assessment-eqa-and-proficiency-testing-pt-for-food-water-and-environmental-microbiology#bottled-and-mineral-water-scheme

Programa de Água Mineral e Engarrafada Folha de Instruções

São fornecidas duas LENTICULE[®] redondas idênticas para cada amostra para assegurar que existe material suficiente para o ensaio. Isto significa que a quantidade total de material reconstituído disponível são 2 litros por amostra.

As LENTÍCULE são fornecidas em frascos de plástico com tampa roscada (com um dessecante). Cada LENTÍCULE está colocada num filtro de suporte contendo o dessecante. O **dessecante** deve ser cor de laranja. Agradecemos que nos contacte se não for esse o caso. Cada LENTÍCULE necessita de ser reconstituída por um processo de reidratação e dispersão antes do ensaio, conforme o descrito abaixo.

Consulte também a Folha de Dados de Segurança em: www.gov.uk/government/publications/safety-data-sheet-for-lenticules

Para assistir ao vídeo sobre o processamento da amostra, clique no link abaixo e vá até ao final da página: www.gov.uk/government/publications/bottled-and-mineral-water-scheme-sample-instruction-sheet

Armazenamento:

- No ato de receção, armazene as amostras a −20° ± 5° C.
- Deixe cada LENTÍCULE estabilizar à temperatura ambiente (5 a 10 minutos) antes de a reconstituir num agente diluidor.

FEPTU705.05 Page 1 of 2

Reconstituição:

- Abra a embalagem e transfira a LENTÍCULE para cerca de 9 ml de peptona salina a 0,1% (agente diluidor de recuperação máxima (MRD)) que se encontre à temperatura ambiente.
- Deixe repousar à temperatura ambiente durante 10 a 12 minutos para dissolver.
- Aperte a tampa do frasco e agite para dispersar os microrganismos.
- Transfira a totalidade do MRD inoculado para um frasco de amostra contendo 1 litro de água desionizada ou destilada esterilizada, à temperatura ambiente.
- Enxague com cerca de 2 ml do frasco de amostra, assegurando que todo o líquido volta a ser transferido para a amostra de 1 litro.
- Disperse o material inoculado invertendo-o cerca de 30 vezes.

Exame:

- Cada amostra reconstituída é equivalente a 1 litro de água.
- Realizar os exames listados no formulário de solicitação / relatório dentro de 30 a 45 minutos após a reconstituição.
- Examine-as de acordo com os seus procedimentos de rotina.

Envio dos Resultados:

- Envie os resultados através do sistema de comunicação de dados pela Internet.
- A distribuição será encerrada na data do prazo para envio dos resultados.
- Os resultados não poderão ser aceites após o encerramento da distribuição.

FEPTU705.05 Page 2 of 2